


カラム: DB-17HT (30m × 0.32mm × 0.15μm)

GC昇温: 100 (1min)-10 /min-200 -8 /min-300 (20min)


注入方法: オンカラム (2μL INJ)

検出器: 高分解能質量分析計

23:12:196-MAR-2010

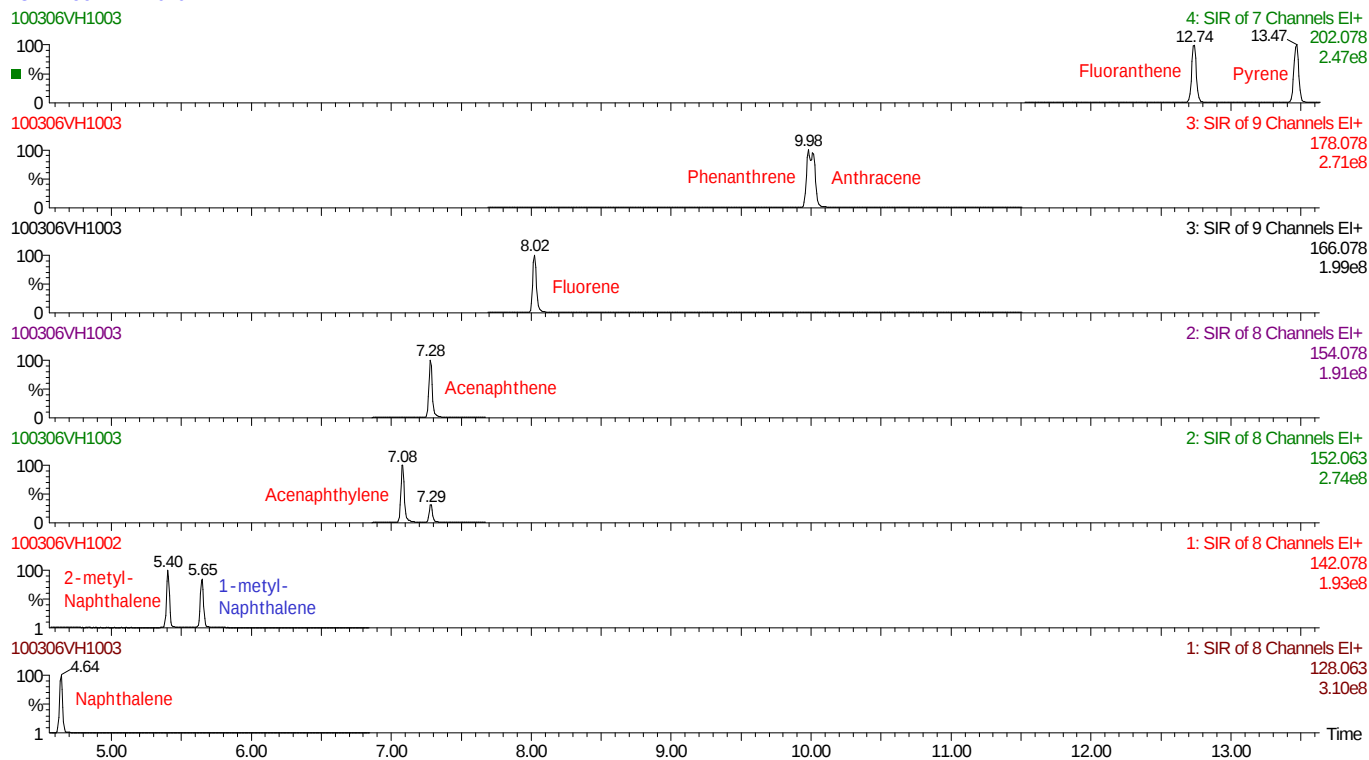

22:26:516-MAR-2010

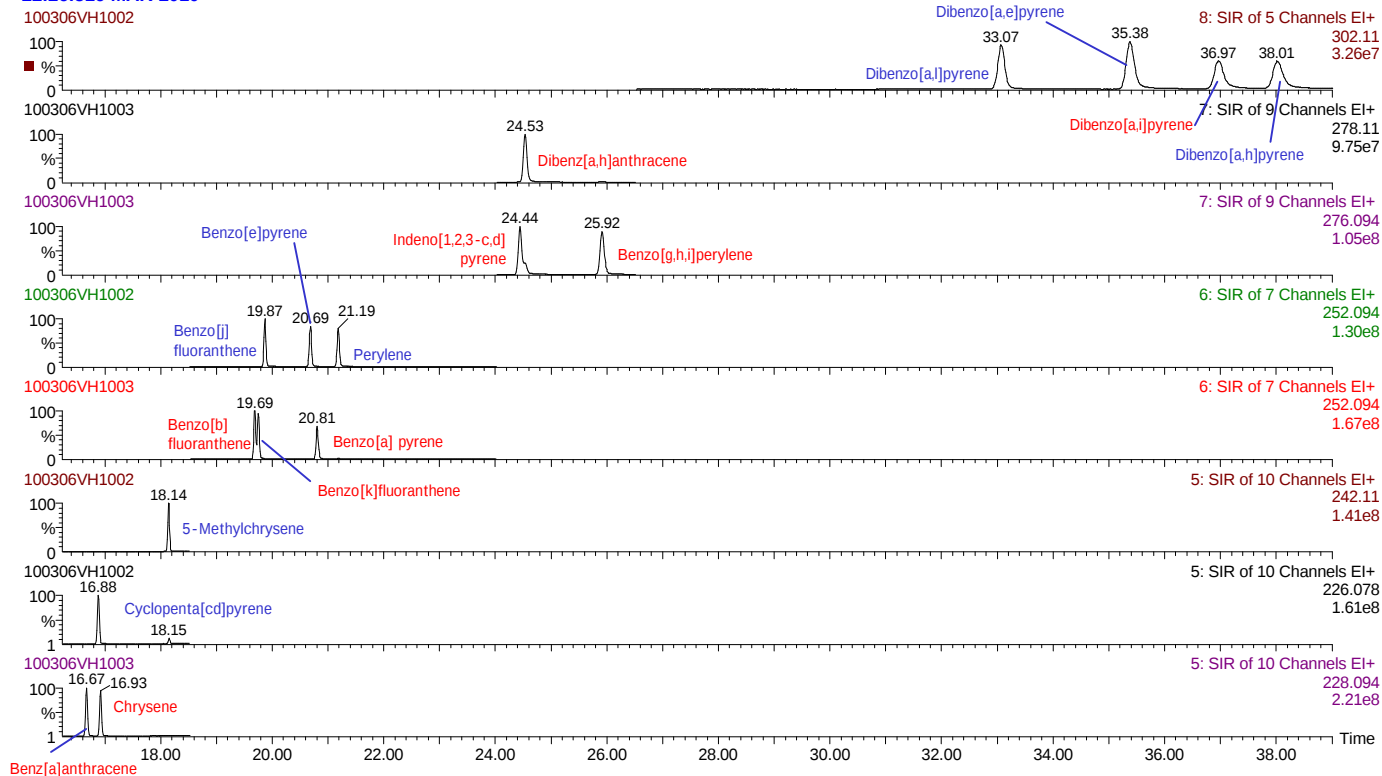


カラム : DB-EUPAH (20m × 0.18mm × 0.14μm)

GC昇温 : 100 (1min)-10 /min-200 -8 /min-300 (20min)


注入方法 : オンカラム (2μL INJ)

検出器 : 高分解能質量分析計

16:11:5915-MAR-2010

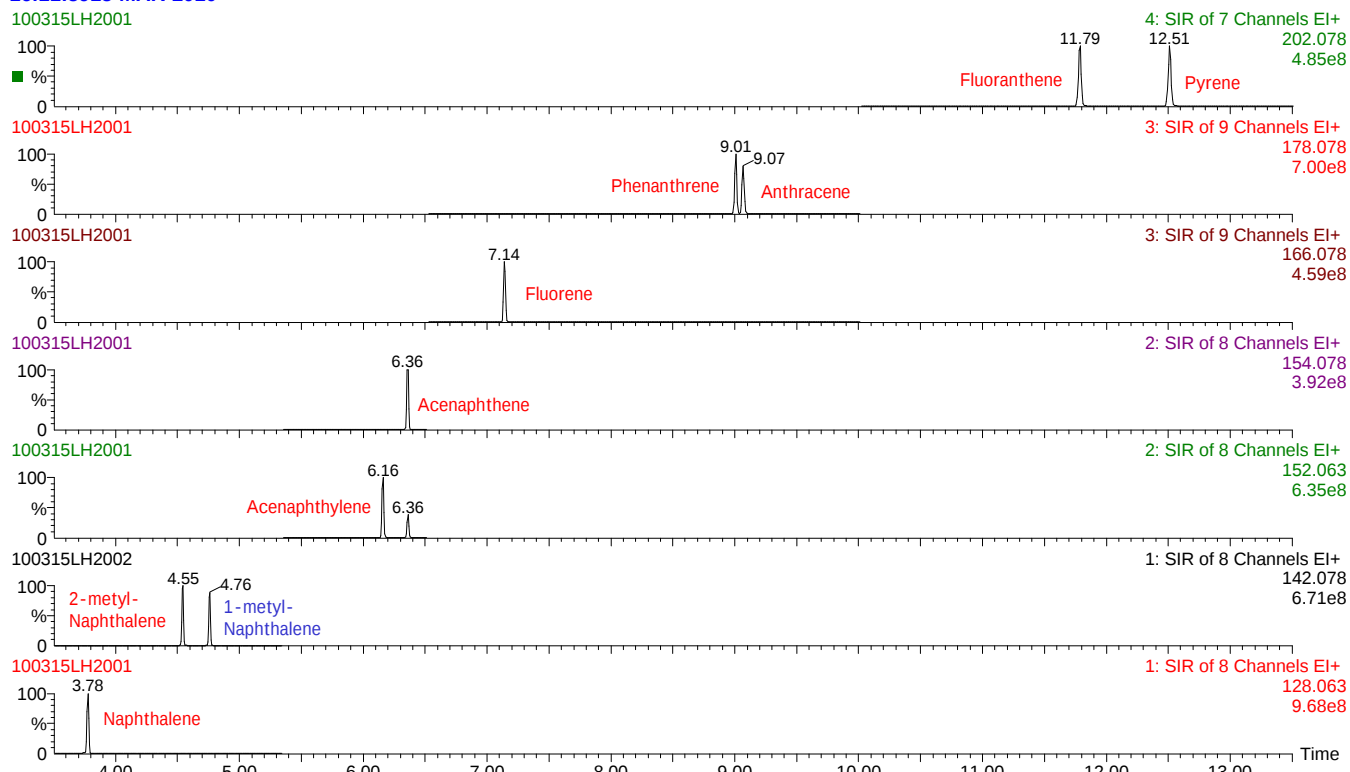

16:11:5915-MAR-2010

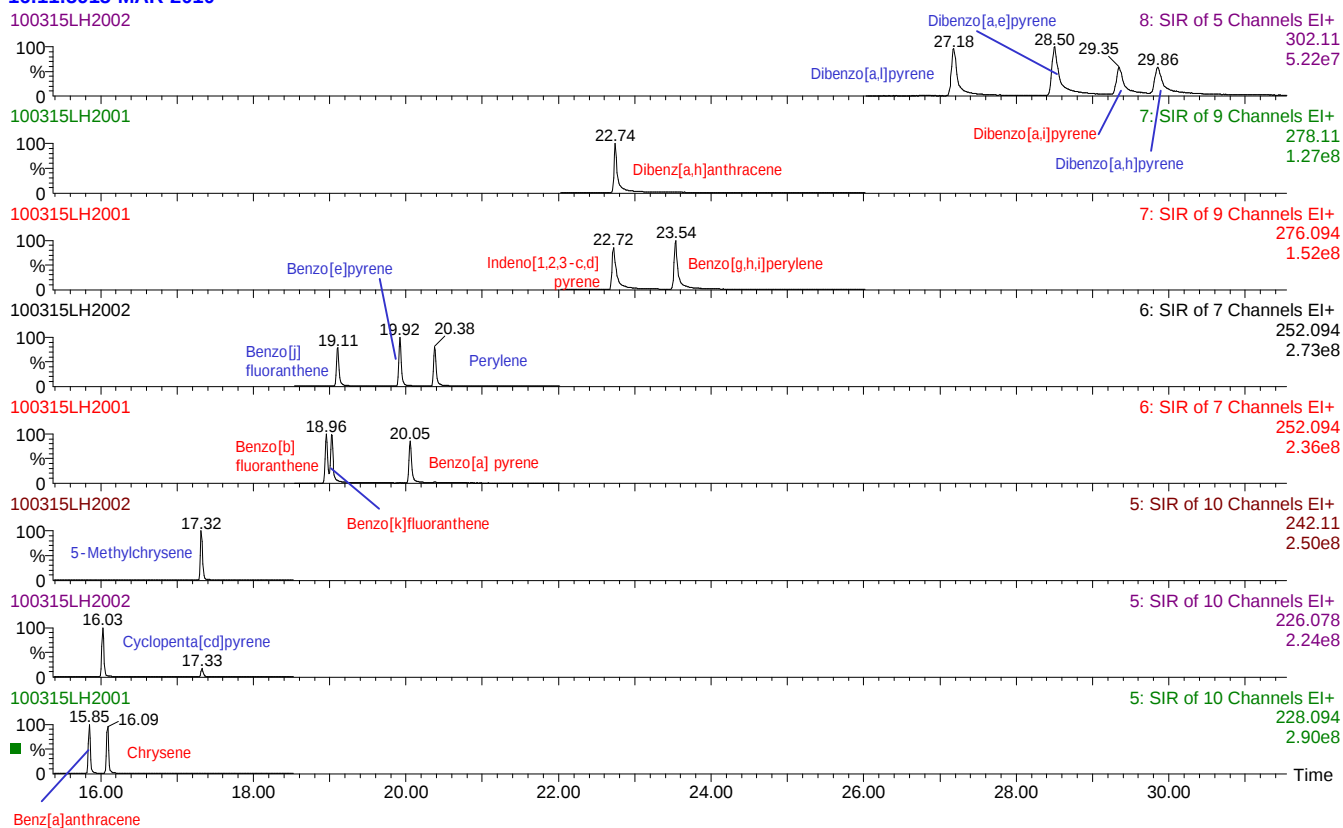

カラム: DB-5MS (30m × 0.25mm × 0.25μm)


GC昇温: 100 (1min)-15 /min-200 -8 /min-320 (10min)

注入方法: オンカラム (2μlINJ)

検出器: 高分解能質量分析計


21:45:5022-FEB-2010

100222GH2001

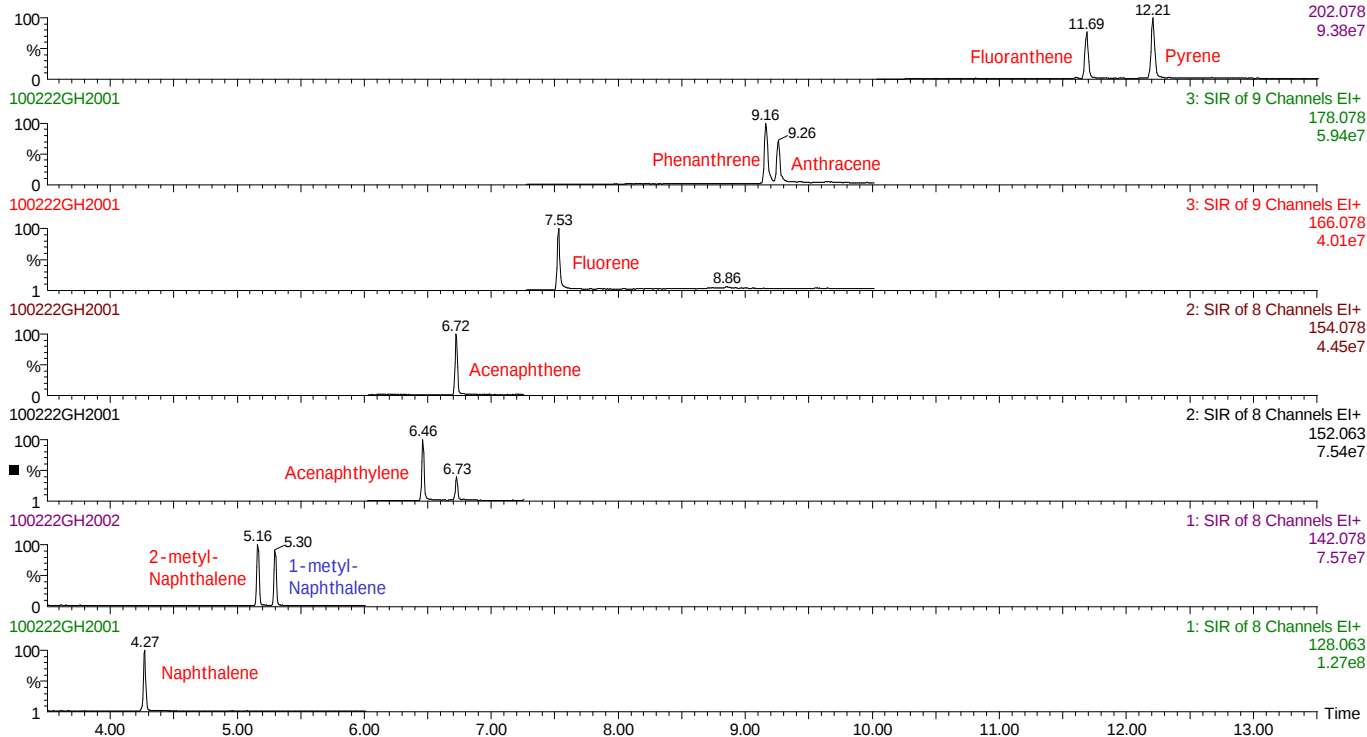

22:26:1322-FEB-2010

100222GH2002

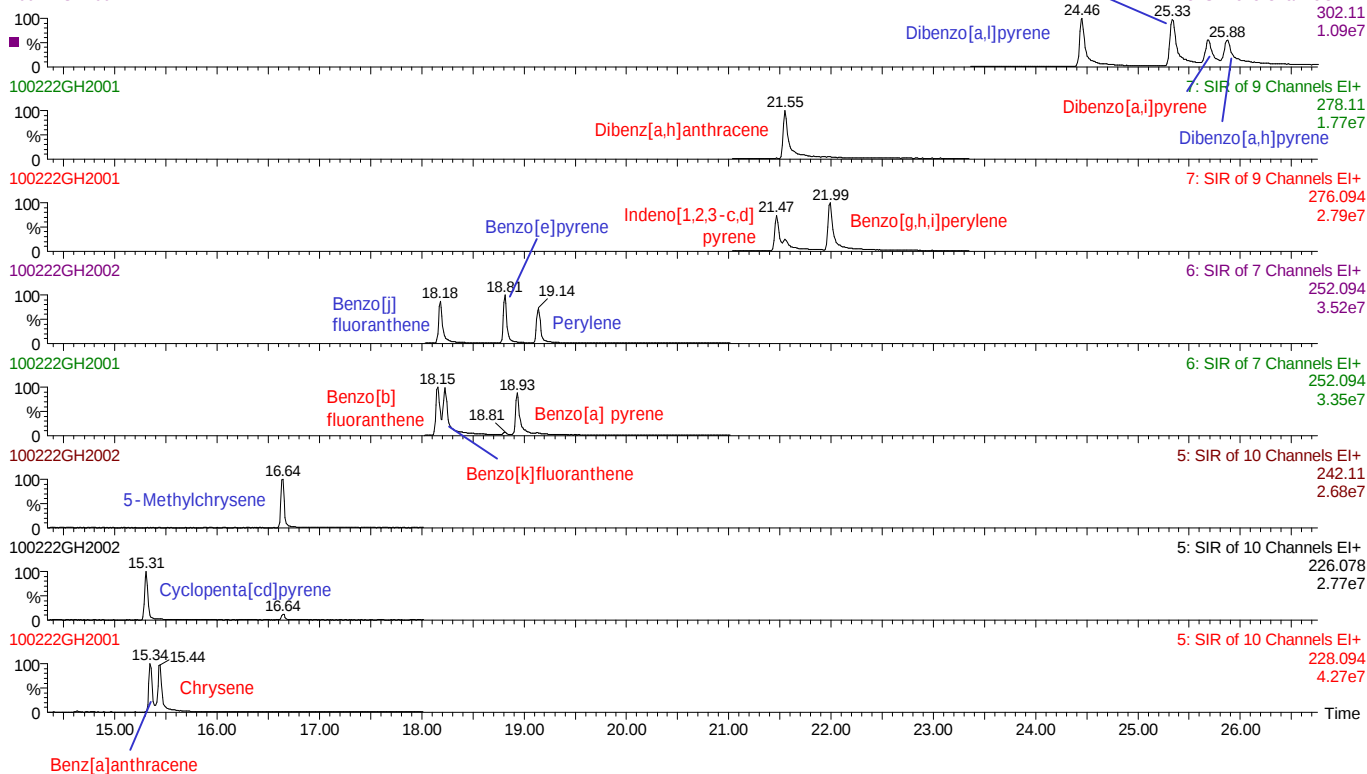

カラム : DB-1 (30m × 0.25mm × 0.25μm)


GC昇温 : 100 (1min)-15 /min-200 -8 /min-320 (10min)

注入方法 : オンカラム (2μlINJ)

検出器 : 高分解能質量分析計

17:51:296-MAR-2010

100306GH1001

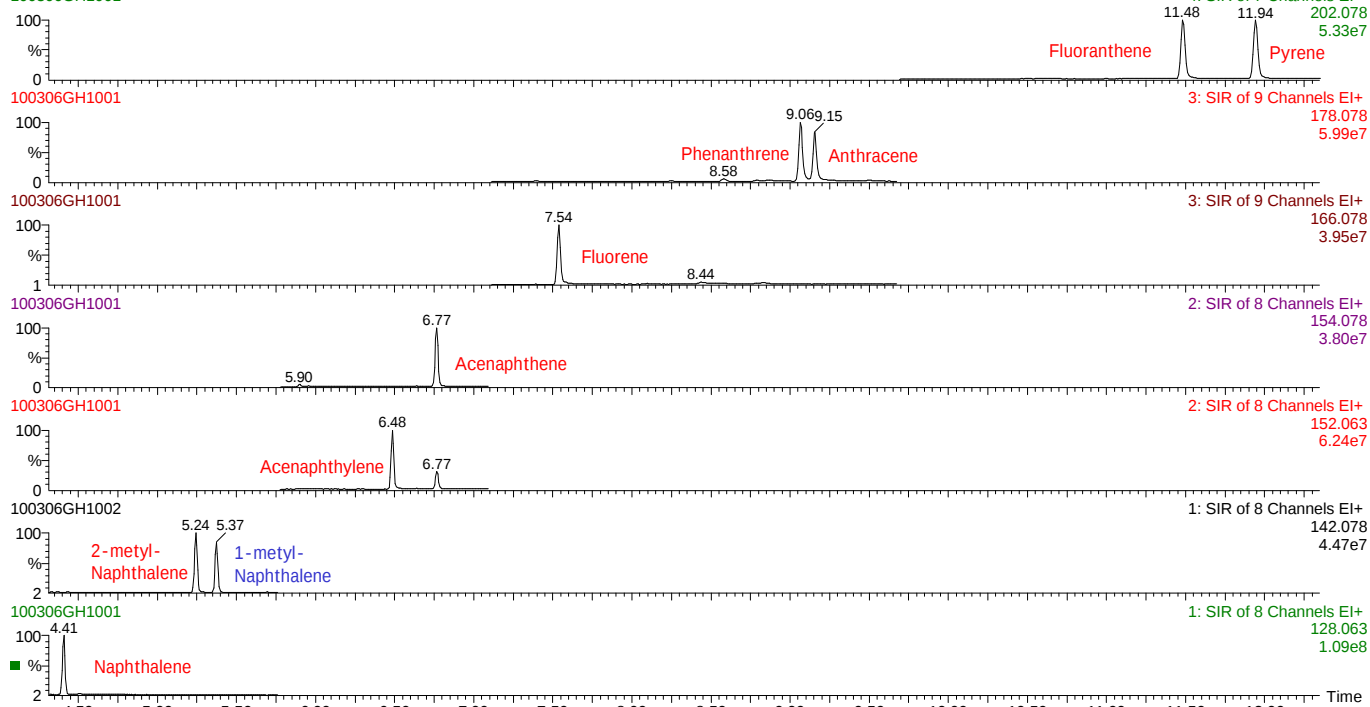

18:31:416-MAR-2010

100306GH1002

